
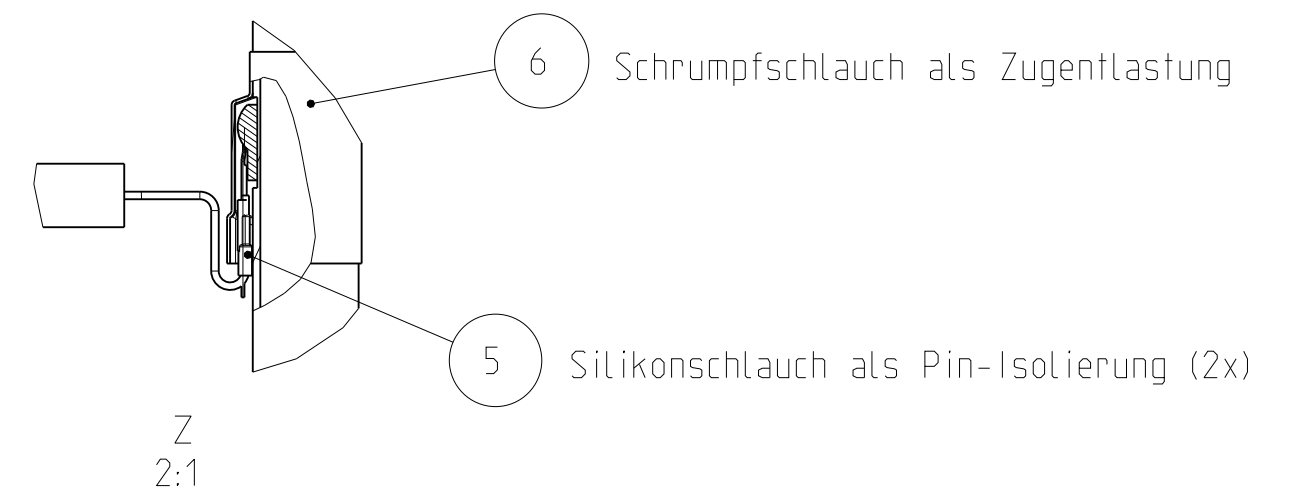


2	11075306_P07	Temperaturfühler Gehäuse (Temperature sensor housing)	1
1	11075306_A01	Kabelkonfektionierung (Cable harnessing)	1
POS.	ARTIKEL (ITEM)	BEZEICHNUNG (DESCRIPTION)	QTY
Created	eisa	11.05.2022	
Approved	balp	18.12.2023	
Name		Date	
Bezeichnung		Kühlwasser Sensor	
Description		Cooling Water Sensor	
Change Text		NOVUM0	Document No. 11075306 Rev C
State		Serie	Scale 1:1 Unit mm
Büchi Labortechnik AG Meierseggstrasse 40 9230 Flawil - Switzerland		ISO 13715	ISO 1302
		ISO 128-30	Format A2 Page 1 / 2



ITEM NUMBER:	11075306_A01
MATERIAL:	
FINISH:	-
SCALE:	1:1

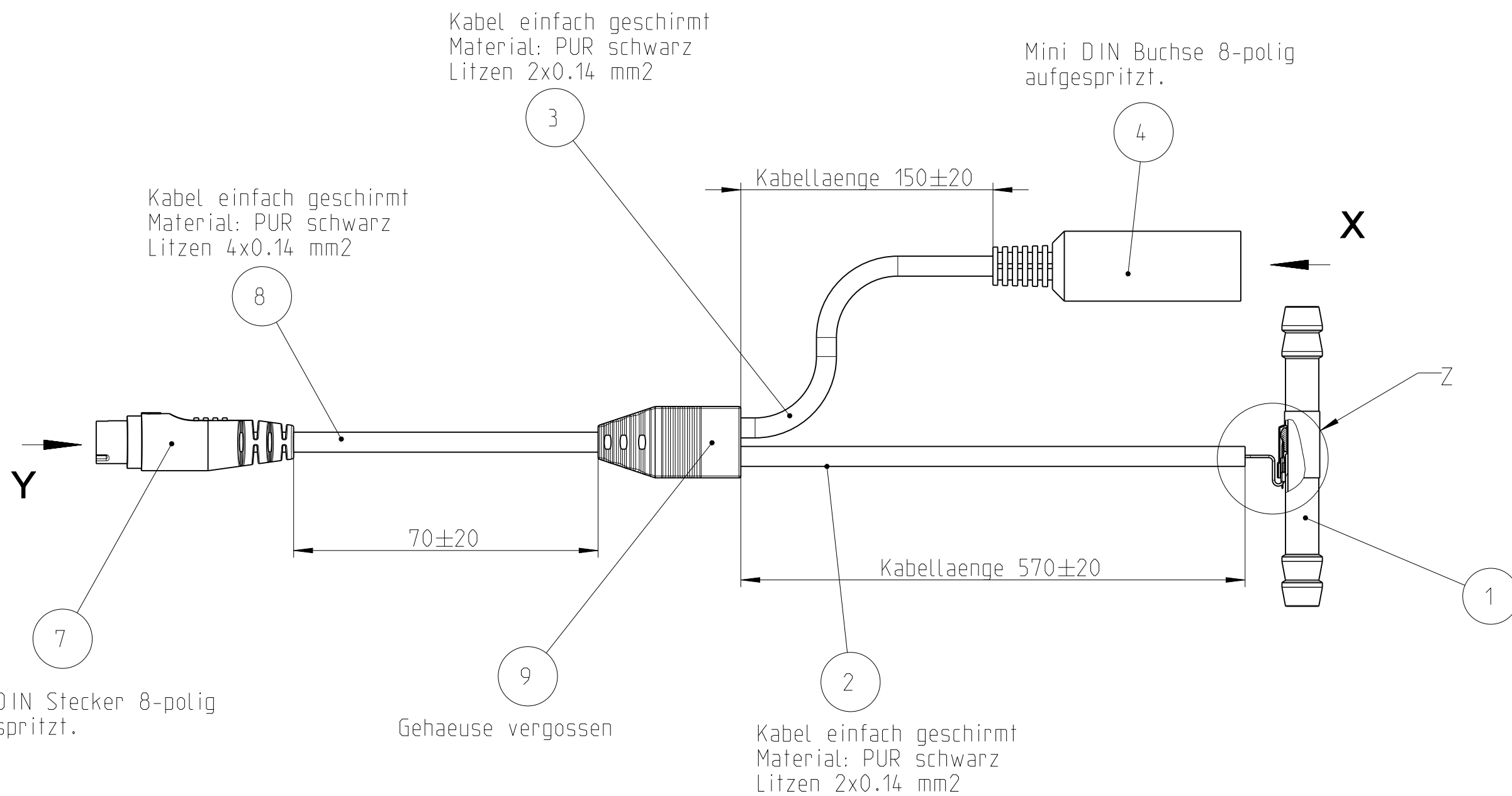

Schirmungen von Kabel (2) + (3) + (8) elektrisch miteinander verbunden.

⚠ Kabelschirmungen auch mit Schirm von Mini DIN Stecker (7) und Mini DIN Buchse (4) verbunden.

Kabelschirm NICHT mit Messrohr (1) verbunden.

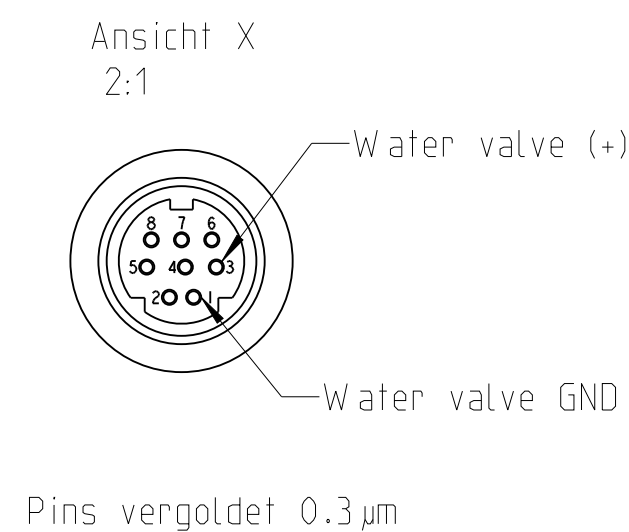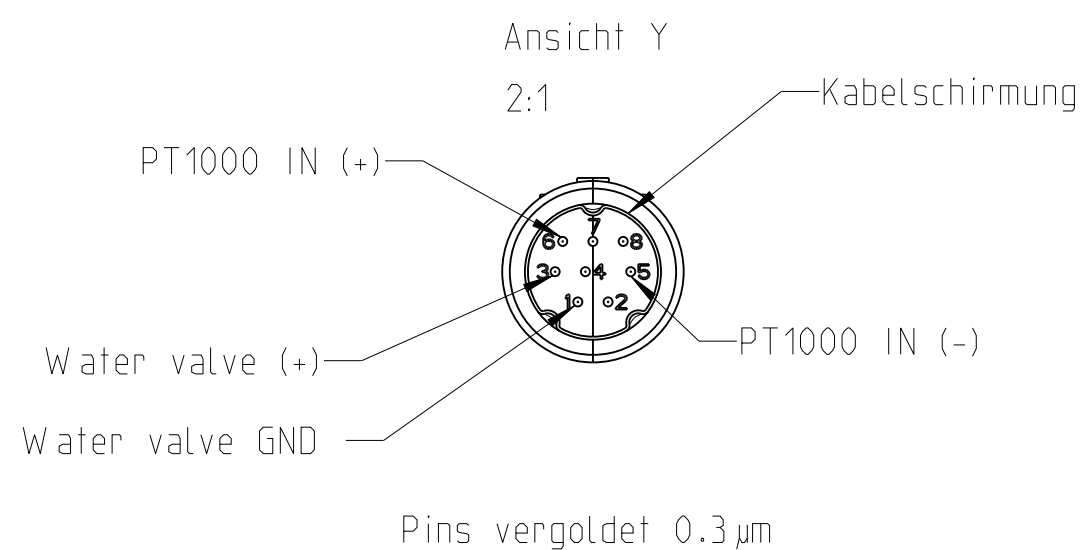

POS.	ARTIKEL (ITEM)	BEZEICHNUNG (DESCRIPTION)	QTY
9	11075306_P09	Y-Gehäuse (Y-Housing)	1
8	11075306_P08	Kabel zu Y-Stueck (Cord to Y-Piece)	1
7	11075306_P06	Stecker (Plug)	1
6	11075306_P05	Schrumpfschlauch (Heat shrink tube)	1
5	11075306_P04	Silikonschlauch (Silicon tube)	2
4	11075306_P03	Mini Din Buchse 8-Pin (Mini Din Jack 8-Pin)	1
3	11075306_P02	Kabel Buchse (Cord Jack)	1
2	11075306_P01	Kabel Temperaturfühler (Cord temperature sensor)	1
1	11059224	Messrohr Temperatur kpl. (Measuring pipe temp. cpl.)	1

Name		Date		
Created	eisa	11.05.2022		
Approved	balp	18.12.2023		
Change Text		NOVUM0	Bezeichnung Kühlwasser Sensor	
State		Serie	Description Cooling Water Sensor	
Büchi Labortechnik AG Meierseggstrasse 40 9230 Flawil - Switzerland		ISO 13715	ISO 1302	ISO 128-30
		Scale 1:1	Unit mm	Rev C
		Format A2	Page 2 / 2	