



! NO coma, beba, fume ni mastique chicle 30 minutos antes de dar su muestra de saliva.

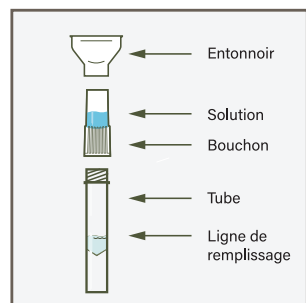

! ÉVITER de manger, boire, fumer ou mâcher du chewing-gum pendant 30 minutes avant de donner un échantillon de votre salive.

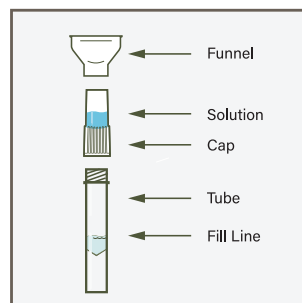

! Do NOT eat, drink, smoke, or chew gum for 30 minutes before giving your saliva sample.

■ Spectrum Solutions
12248 S Lone Peak Parkway, #106
Draper, UT 84020
www.Spectrum-DNA.com
Storage 15°C ↓ 30°C
REF SDNA - 1000

Llene el tubo con saliva hasta la línea negra ondulada.

Llene el tubo hasta que su saliva (sin considerar las burbujas) alcance o se encuentre justo sobre la línea ondulada. **NO LO LLENE EN EXCESO.**

Reemplace el embudo por la tapa del líquido.

Extraiga el embudo del tubo. Enrosque **FUERTEMENTE** la tapa adherida para liberar la solución que estabilizará el DNA en su saliva.

Enrosque con firmeza la tapa hacia abajo para liberar la solución y sellar el tubo.

Sabrà si funciona cuando la solución azul de la capa se libere en el tubo. Enrosque con firmeza la tapa para asegurarse de que la tapa y el tubo estén totalmente sellados.

Agite el tubo al menos cinco segundos.

Esto garantizará que su muestra se mezcle bien con la solución estabilizante.

Riesgo de asfixia con la tapa. Mantenga fuera del alcance de los niños. Lávese con agua si la solución líquida entra en contacto con los ojos o la piel. **NO INGIERA EL LÍQUIDO.**

Este kit está diseñado para la recolección de muestras de saliva humana.

Hecho en EE. UU. Patente pendiente.

Solo para uso con fines investigativos. No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico.

Remplir le tube de votre salive jusqu'à la ligne ondulée noire.

Remplir le tube jusqu'à ce que votre salive (sans compter les bulles) atteigne au moins la ligne ondulée. **ÉVITER LES DÉBORDEMENTS.**

Remplacer l'entonnoir par le bouchon.

Enlever l'entonnoir du tube. Visser **FERMEMENT** le bouchon fourni pour libérer la solution qui stabilisera l'ADN dans votre salive.

Visser fermement le bouchon en poussant vers le bas pour libérer la solution et fermer le tube.

Vous saurez que cela aura fonctionné une fois que la solution bleue du bouchon aura été libérée dans le tube. Serrer fermement le bouchon pour assurer une fermeture bien étanche.

Secouer le tube pendant au moins cinq secondes.

Ceci permettra de bien mélanger votre échantillon avec la solution stabilisante.

Le bouchon peut présenter un risque d'étouffement. Garder hors de la portée des enfants. Laver avec de l'eau si la solution liquide entre en contact avec les yeux ou la peau. **NE PAS AVALER LE LIQUIDE.**

Ce kit est conçu pour la collecte d'échantillons de salive humaine.

Fabriqué aux États-Unis, Brevet déposé

Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser à des fins de diagnostic.

Fill the tube with saliva to the black wavy line.

Fill the tube until your saliva (not including bubbles) is at or just above the wavy line. **DO NOT OVERFILL.**

Replace the funnel with the fluid cap.

Remove the funnel from the tube. Screw on the enclosed cap **TIGHTLY** to release the solution that will stabilize the DNA in your saliva.

Firmly screw cap down to release solution and seal tube.

You will know it works when the blue solution from the cap is released into the tube. Firmly tighten cap to assure the cap and tube is completely sealed.

Shake the tube for at least five seconds.

This will ensure your sample mixes thoroughly with the stabilizing solution.


Cap choking hazard. Keep out of reach of children. Wash with water if liquid solution comes in contact with eyes or skin. **DO NOT INGEST LIQUID.**

This kit is designed for the collection of human saliva samples.


Made in USA, Patent Pending

For research use only. Not for use in diagnostic procedures.


SPECTRUMDNA™
A Division of SPECTRUM SOLUTIONS, LLC

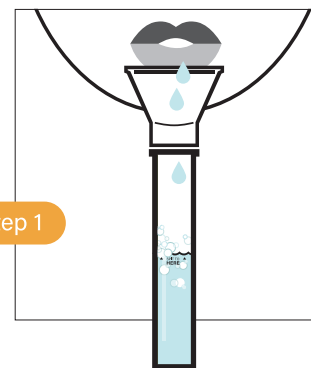


Step 1

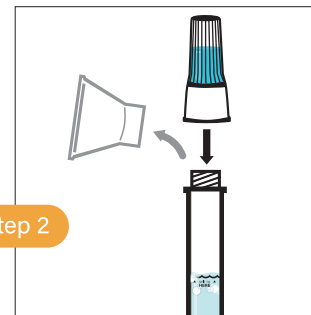

Step 2

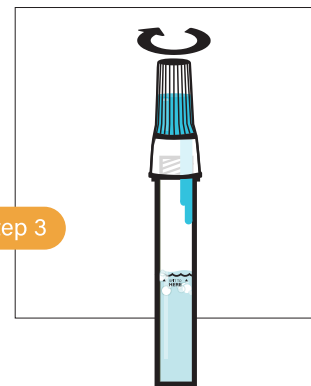

Step 3

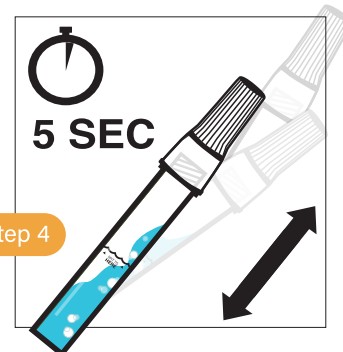

Step 4

Legenda de la etiqueta:
I Consulte las instrucciones de uso
U Fecha de vencimiento (junte la saliva antes de)
IVD Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
REF Número de catálogo
CE Distintivo CE
⚠ Precaución: consulte las instrucciones de uso
⬇ Límite de temperatura
IC/IMP Representante autorizado
■ Fabricante
LOT Código del lote

Légende des étiquettes:
I Lire les signes d'utilisation
U Date limite d'utilisation (Collecter la salive avant le)
IVD Dispositif médical de diagnostic in vitro
REF Numéro de catalogue
CE Marquage CE
⚠ Attention, lire les consignes d'utilisation
⬇ Température limite
IC/IMP Représentant autorisé
■ Fabricant
LOT Code de lot

Label Legend:
I Consult instructions for use
U Use by date (Collect saliva by)
IVD In vitro diagnostic medical device
REF Catalog number
CE CE Marking
⚠ Caution, consult instructions for use
⬇ Temperature limit
IC/IMP Authorized representative
■ Manufacturer
LOT Batch code